

一级抗体孵化说明

HistoSure抗体的最优稀释度

单克隆纯化或多克隆亲和纯化的HistoSure抗体被设为预定义的浓度，当使用SYSY的参考实验方案时，在指定的稀释浓度下可获得好的染色结果。当新批次抗体从不同的免疫接种中产生时，这样可减少多克隆亲和纯化的HistoSure抗体批次间的差异(另请参阅FAQ – What is the meaning of HistoSure lot numbers?)。

一级抗体的孵化时间和温度

在SYSY的参考实验方案中，一级抗体需在室温下孵化60分钟，使其更容易适应自动染色系统。更长抗体孵化时间可使抗体在更低滴度可用。而更短抗体孵化时间可能需要使用更高浓度的抗体。

在4°C条件下过夜孵化也可提高敏感性，但必须对每种抗体进行经验测试。